

# WEBMONITOR

Logiciel multi-utilisateur en temps  
réel

IOT connecté via CLOUD.

## Description

Le logiciel WebMonitor est une solution qui vous permet, à distance, de paramétrer les enregistreurs autonomes, de visualiser l'ensemble des données, de créer vos propres graphiques et de faire les analyses de votre/vos installations.

### UNE SUPERVISION À DISTANCE

Grâce à une interface unique, visualisez les mesures et paramétrez à distance votre parc d'enregistreurs

#### Affichez les mesures

**Accès direct aux mesures des data loggers :** Qu'il s'agisse d'enregistreurs de température, d'humidité, de fissuromètres... les mesures des enregistreurs qui constituent l'installation sont affichées dans une même interface. D'un coup d'œil, l'utilisateur sait si des enregistreurs ont été en alerte, si certains le sont encore.

**Personnalisation du tableau de bord :** Chargez des photos, des plans pour représenter



votre site. La fonctionnalité DRAG & DROP vous permet de placer vos enregistreurs à l'endroit exact où ils se trouvent dans votre installation.

The screenshot displays the 'newsteo WEBMONITOR' interface for 'Appartement B27'. The main view is a floor plan visualization with several data panels overlaid on different rooms:


- Piece 1 Temp. 15:30:00:** Temperature 28.94°C, Humidity 100%, Dew Point 15.9621°C.
- LGR64 Salle2 14:15:00:** Temperature 28.60°C, Humidity 36.72%, Dew Point 12.37°C.
- LGR64 Salle2 14:15:00 (bottom right):** Temperature 28.60°C, Humidity 36.72%, Dew Point 12.37°C.

Rooms labeled include 'Salle Labo 1', 'Salle de réunion', 'Entrée', and 'Cuisine'. A sidebar on the left lists navigation options: Tableau de bord, Graphiques, Alertes, Événements, Rapports, Appareils, Export, Utilisateurs, and Déconnexion. A user profile for 'Anne Martin' is visible at the top left. A blue button labeled 'Fonction Drag & drop' and a grey dashed box labeled 'DRAG & DROP' are used to demonstrate the interface's interactive capabilities.



## **Paramétrez à distance vos data loggers**

Saisissez des seuils individualisés pour chaque enregistreur, modifiez la fréquence de prise de mesure  
...

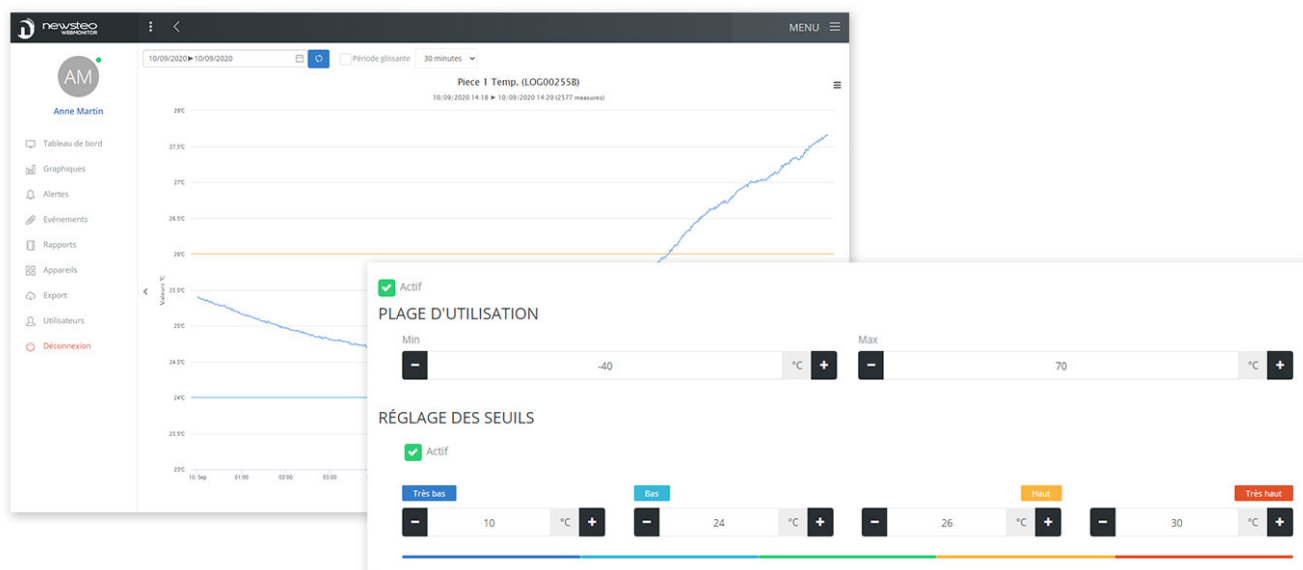

**Vos alertes par email, SMS et alerte vocale**



**Accédez directement aux alertes** : mesures hors seuils, pile en fin de vie, perte de transmission.  
Commentez et expliquez chaque alerte.

**Paramétrez des envois d'alerte** par email, par SMS et par alerte vocale

The screenshot displays the 'ALERTES' (Alerts) section of the newsteo WEBMONITOR interface. The main view shows a list of triggered alerts for environment CUB000113. A modal window titled 'ALERTE DÉPASSEMENT DE SEUIL' (Threshold Exceeded Alert) is open, showing the configuration for a 'Alerte dépassement de seuil' (Threshold Exceeded Alert) profile. The configuration includes a list of triggers and a table of subscribed sensors.

**ALERTES**  
Alertes déclenchées sur l'environnement CUB000113

Tableau de bord | Graphiques | Alertes | Événements | Rapports | Appareils | Export | Utilisateurs | Déconnexion

**ALERTE DÉPASSEMENT DE SEUIL**

**PARAMÉTRAGE**

Nom du profil: Alerte dépassement de seuil  
Description du profil: sur dépassement de seuil

**Liste des déclencheurs**

Notification	Destinataires
Alerte dépassement de seuil bas	Courriel
Alerte dépassement de seuil haut	Courriel
Retour à la normale	Courriel

**CAPTEURS ABONNÉS**

Appareil I	Capteur I	Seuils	Type de produit I	Période I	Passerelle I
LGR64 Salle2 LGR00248D	Temperature	1.0 °C   15.0 °C   25.1 °C   40.0 °C	LGR641	2 <sup>min</sup>	CUB0001BB
LGR64 Salle2 LGR00248D	Humidity	10.0 %   11.0 %   60.0 %   70.0 %	LGR641	2 <sup>min</sup>	CUB0001BB
Piece 1 Temp. LOG00255B	Temperature	10.0 °C   24.0 °C   25.0 °C   30.0 °C	LOG222	1 <sup>min</sup>	CUB0001BB
Piece 1 Temp. LOG00255B	Humidity	0.0 %   0.0 %   100.0 %   100.0 %	LOG222	1 <sup>min</sup>	CUB0001BB




## Recevez des rapports PDF par mail

En quelques clics, paramétrez la **génération automatique de rapports PDF** ou CSV **et recevez les par mail** chaque jour, semaine ou mois.

Vous pouvez aussi générer des rapports à la volée, avec la plage temporelle que vous souhaitez.

> [Exemple de rapport](#)

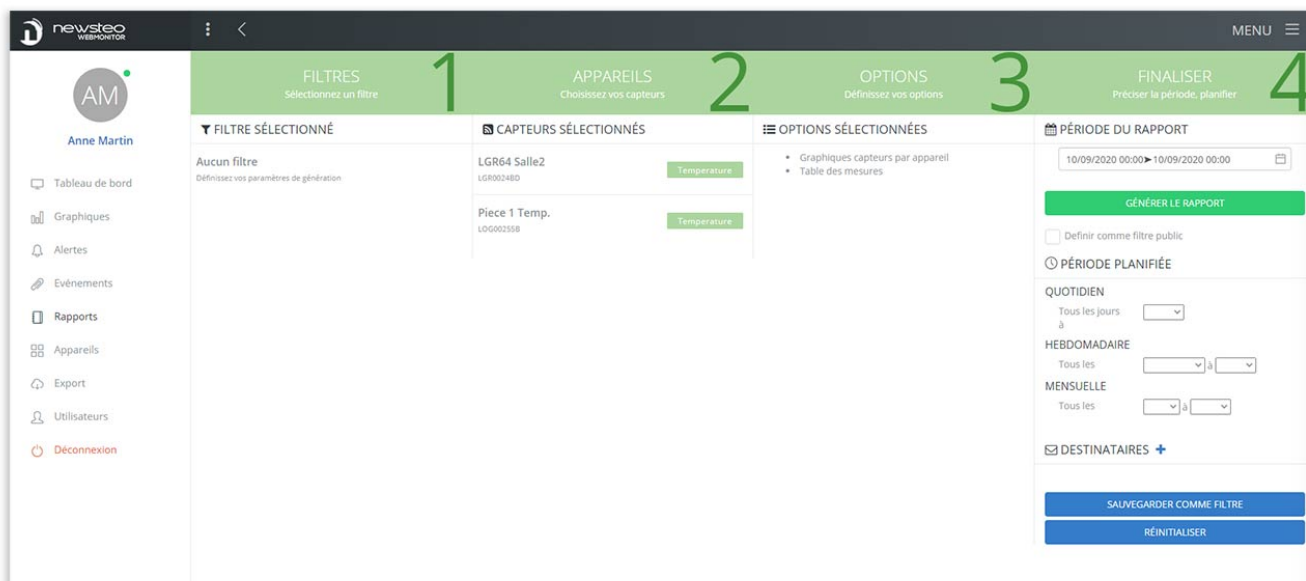

The screenshot displays the 'newsteo WEBMONITOR' interface. At the top, a navigation bar is divided into four numbered steps: 1. FILTRES (Sélectionnez un filtre), 2. APPAREILS (Choisissez vos capteurs), 3. OPTIONS (Définissez vos options), and 4. FINALISER (Précisez la période, planifier). The interface is divided into several sections:

- FILTRE SÉLECTIONNÉ:** Shows 'Aucun filtre' with a subtext 'Définissez vos paramètres de génération'.
- CAPTEURS SÉLECTIONNÉS:** Lists two sensors: 'LGR64 Salle2' (LGR002480) and 'Piece 1 Temp.' (LOG002558), both with a 'Temperature' label.
- OPTIONS SÉLECTIONNÉES:** Lists 'Graphiques capteurs par appareil' and 'Table des mesures'.
- PÉRIODE DU RAPPORT:** Shows a date range from '10/09/2020 00:00' to '10/09/2020 00:00' and a 'GÉNÉRER LE RAPPORT' button.
- PÉRIODE PLANIFIÉE:** Includes options for 'QUOTIDIEN', 'HEBDOMADAIRE', and 'MENSUELLE' with dropdown menus for frequency and date range.
- DESTINATAIRES:** A section with a plus sign for adding recipients.
- Buttons:** 'SAUVEGARDER COMME FILTRE' and 'RÉINITIALISER' are located at the bottom right.

## Ajoutez des utilisateurs



Créez des groupes d'utilisateurs, associés à des droits limités dans l'interface. Créez ensuite autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, que vous assignez à un groupe d'utilisateurs.

The screenshot displays the 'newsteo WEBMONITOR' interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'Tableau de bord', 'Graphiques', 'Alertes', 'Événements', 'Rapports', 'Appareils', 'Export', 'Utilisateurs', and 'Déconnexion'. The main area shows the 'LISTE DES UTILISATEURS' page with a search bar and a table of users.

Pseudo	Prénom	Nom	Dernière connexion	Statut	Groupe	
AM	anne	Anne	Martin	10/09/2020 à 14:17:12 <small>10/09/2020 à 12:17:12 GMT</small>	✓	Administrateur
	arielle	Lisa	Smith	27/02/2020 à 11:27:52	✓	Administrateur
CK	celine	Céline	K			
C1	CUB000113	CUB	113			
LL	laurent	laurent	L			
LS	lisa	Lisa	Smith			
M2	marc	Marc	2			
SL	sabrina	Sabrina	Legrand			

An 'AUTORISATIONS' modal window is open, allowing configuration of permissions for the selected user. It includes buttons for 'ANNULER' and 'APPLIQUER'. The permissions are organized into two sections: 'ACCÈS AUX MENUS ET FONCTIONS' and 'GESTION DES APPAREILS'.

**ACCÈS AUX MENUS ET FONCTIONS**

<b>Autorisé</b> TABLEAU DE BORD Accès au menu Tableau de bord	<b>Autorisé</b> GRAPHIQUES Accès au menu Graphiques	<b>Non autorisé</b> ALERTES Accès au menu Alertes
<b>Autorisé</b> ÉVÉNEMENTS Accès au menu Événements	<b>Autorisé</b> RAPPORTS Accès au menu Rapports	<b>Non autorisé</b> UNITÉS MONITORÉES Accès au menu Unités monitorées
<b>Non autorisé</b> APPAREILS Accès au menu Appareils	<b>Autorisé</b> EXPORTS Accès au menu de téléchargement des mesures	<b>Non autorisé</b> UTILISATEURS Accès au menu Utilisateurs


**GESTION DES APPAREILS**

<b>Non autorisé</b> MÀJ FIRMWARE Commande de mise à jour du firmware	<b>Non autorisé</b> HIBERNATION Commande d'hibernation des appareils	<b>Non autorisé</b> REDÉMARRAGE Commande de redémarrage des appareils
<b>Non autorisé</b>	<b>Non autorisé</b>	<b>Non autorisé</b>

**Assurez la traçabilité des événements**

**Conformité CFR21 part 11** : toutes les actions faites dans l'interface sont tracées

D newsteo  
WEBMONITOR



**Anne Martin**

- Tableau de bord
- Graphiques
- Alertes
- Événements
- Rapports
- Appareils
- Export
- Utilisateurs
- Déconnexion

### ÉVÉNEMENTS

Événement déclenchés sur l'environnement CUB000113

02/05/2020 ▶ 02/05/2020



Ajouter un item

Événement	Date	Auteur	Raison	Cible	Informations
Connexion	10/09/2020 à 11:13:04	Anne Martin		Utilisateur anne Anne Martin	
Modification d'un groupe d'appareils	10/09/2020 à 11:17:04	Anne Martin		Groupe d'appareils Appartement B27 surveillance température	
Modification d'un groupe d'appareils	10/09/2020 à 11:22:52	Anne Martin		Groupe d'appareils Appartement B27 surveillance température	
Déconnexion	10/09/2020 à 11:27:34	Anne Martin		Utilisateur anne Anne Martin	



**Visualisation unique avec la fonction « *Afficheur* »**

Partagez une URL dédiée pour transformer votre webmonitor en Afficheur. Les mesures sont affichées mais l'utilisateur n'a pas accès au reste des menus du logiciel.

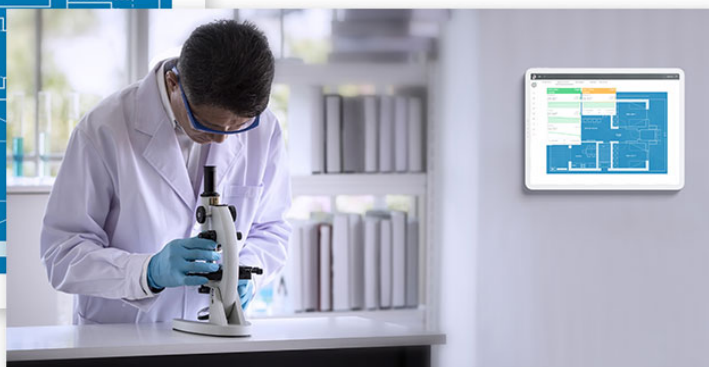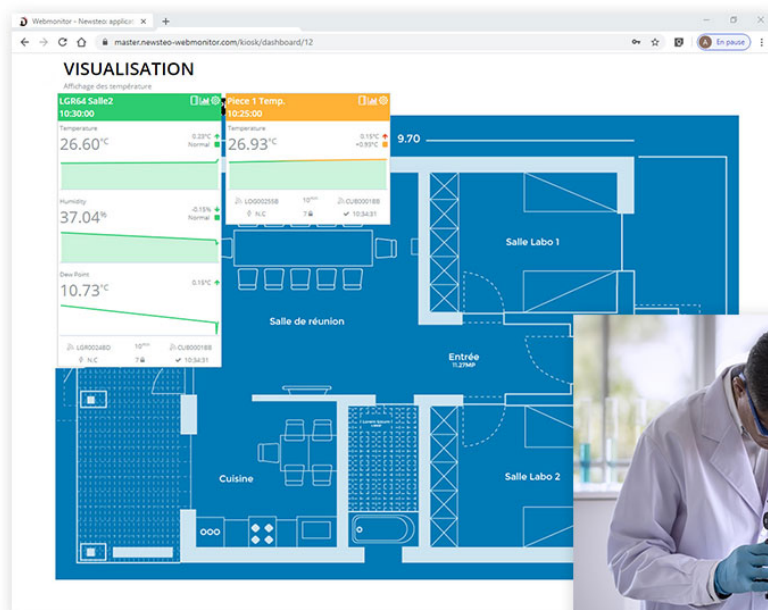

L'accès à WebMonitor se fait via un abonnement variable dans la durée (12 à 60 mois).



# Spécifications

Références	Caractéristiques
VAHE-DBASE-001	Frais de dossier (Hébergement Base de Données et WebMonitor)
VAHE-DBASE-012	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor -12 mois - jusqu'à 9 appareils
VAHE-DBASE-024	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 24 mois - jusqu'à 9 appareils
VAHE-DBASE-036	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 36 mois - jusqu'à 9 appareils
VAHE-DBASE-048	Hébergement Base de Données Go Max) et WebMonitor - 48 mois - jusqu'à 9 appareils
VAHE-DBASE-060	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 60 mois - jusqu'à 9 appareils

VAHE-DBASF-012	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 12 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASF-024	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 24 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASF-036	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 36 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASF-048	Hébergement Base de Données (4Go max) et WebMonitor) - 48 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASF-060	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor - 60 mois - 10 appareils et +

VAHE-DBASU-012	Hébergement Base de Données(4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des unités Monitorées - 12 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASU-024	Hébergement base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées - 24 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASU-036	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées - 36 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASU-048	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées - 48 mois - 10 appareils et +
VAHE-DBASU-060	Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées

	- 60 mois - 10 appareils et +
--	-------------------------------

Références	Pays	Durée	Quantité
VAAB-GSF24-806	Europe	24 mois	2Go/mois pour modem 3G sur CUB
VAAB-GSF48-806	Europe	48 mois	2Go/mois pour modem 3G sur CUB